

Contec La solution simple à une problématique complexe

NeutraKlean *Stérile* Contec

Détergent neutre avec eau purifiée

NeutraKlean de Contec est un détergent doux et non-moussant conçu pour le nettoyage des salles blanches dans le secteur des sciences de la vie.

Avec un pH après irradiation compris entre 6,5 et 7,5, NeutraKlean de Contec est idéal pour le nettoyage léger normalement nécessaire après la maintenance, et pour l'élimination des résidus de désinfectant et de la saleté en général.

Le produit est filtré à 0,22 µm et mis en bouteille en atmosphère de classe A et ensaché dans une salle blanche de classe C.

Mis sous double emballage, le produit est conçu pour être utilisé facilement dans les salles blanches pharmaceutiques.

Le produit, fourni stérile et prêt à l'emploi, est disponible en vaporisateur à gâchette d'1L, muni du système de " sac dans une bouteille " pour protéger le contenu pendant l'utilisation et en bidon de 5L pour les surfaces plus grandes.



Descriptif

pH neutre après irradiation

Filtré à 0,20 µm sous un flux d'air de classe A en salle blanche de classe C

Action détergente non-moussante

Irradié aux rayons gamma à une dose d'au moins 25 kGy

Faible teneur en surfactant

Le vaporisateur à gâchette peut être réglé sur jet ou spray

Système protégé par un vaporisateur à gâchette et un " sac dans une bouteille "

Double poche à ouverture linéaire

Avantage

Adapté à l'utilisation partout dans les salles blanches car il permet le nettoyage en douceur des surface

Garantit un produit sans contamination et sans particules

Idéal pour les sols/murs et paillasses

Peut être utilisé dans les zones de contact avec les produits

Peu de résidus pouvant être facilement éliminés

La grosse taille des gouttes réduit le risque d'inhalation et fournit une bonne couverture de la surface

Empêche le contenu de la bouteille d'être contaminé lors de l'utilisation

Les bouteilles peuvent être entièrement vidées, ce qui élimine le gaspillage car il n'est pas nécessaire de se débarrasser du produit inutilisé pendant sa durée de conservation.

Chaque poche est facile à ouvrir, même en cas de port de gants

Facilite la désinfection par transfert en isolateurs et systèmes de restriction d'accès (RABS)



Spécification

Amine oxyde à 0,3% dans de l'eau purifiée (EP)
Prête à l'emploi avec une durée de conservation de 2 ans
Filtré à 0,20 micron dans une salle blanche de classe C
Après la première utilisation, la durée de conservation est de 6 mois pour le vaporisateur à gâchette
Double poche à ouverture linéaire en polyéthylène
Vaporisation à gâchette avec option jet ou spray
Disponible par quantité de 5L en bidon avec bouchon pour les zones plus étendues
Certificats d'analyse fournis avec chaque lot.
Documentation complète et justificatifs disponibles sur demande.



Nettoyage

Le but du nettoyage est de réduire la contamination non-viable, telle que poussière, saleté, huiles légères, dans une salle blanche, pour qu'elle apparaisse propre à l'œil nu. L'utilisation d'un agent de surface (surfactant / détergent) contribue à casser les liaisons entre les particules de saleté et la surface et permet de les éliminer plus facilement.

Les surfaces présentant un taux de saleté ou de résidus de désinfectant élevé ont un effet néfaste sur le désinfectant utilisé. En partant d'une surface sans contamination non-viable, il est possible d'employer un désinfectant moins agressif. Nettoyer avec un système de balais nettoyants contribue à déloger et éliminer toute formation de biofilm susceptible de réduire l'efficacité d'un désinfectant.

Application du produit

Prêt à l'emploi, s'applique directement sur la surface pour garantir une couverture uniforme. Appliquer sur la surface pour éliminer physiquement toute contamination à l'aide d'une lingette ou d'une serpillière appropriée spéciale salle blanche, en suivant la technique d'essuyage recommandée pour un contrôle optimal de la contamination. Là où les résidus sont particulièrement tenaces, rincer à l'eau purifiée ou avec de l'alcool Contec.

Pour commander

Réf.	Description		Conditionnement
SBT103NK	NeutraKlean <i>Stérile</i> Contec	Vaporisateur à gâchette d'1L	6 x 1L
SBC503NK	NeutraKlean <i>Stérile</i> Contec	Bidon de 5L avec bouchon	2 x 5L

Pour un complément d'informations ou pour faire une demande d'échantillon, veuillez envoyer un email à infoeu@contecinc.com ou téléphone +33 (0) 2 97 43 76 90.

